



南京爱贝生物科技有限公司

口吸管使用说明书

型号：H0820

规格：1支/盒

口吸管用于和拉制的毛细玻璃管配合转移胚胎用。本产品由硅胶管、硅胶咬嘴、0.22um 滤器、含脱脂棉微型过滤器、手持笔、姓名牌组成，可有效吸附口水、过滤空气、避免污染。整体可高压灭菌，配备专用接头，可快速更换过滤器脱脂棉及 0.22um 滤器。

使用方法

- 1、在姓名牌或微型过滤器上做好标记，将口吸管挂在颈部。
- 2、咬嘴含在口中，将拉制的毛细玻璃管插入手持笔前端硅胶塞孔洞中。毛细玻璃管必须插入 1-2cm，完全通过硅胶塞，插入过浅可能导致硅胶塞孔洞后端自封闭，胚胎无法吹吸。注意：插入毛细玻璃管时必须保持手指干燥，无化妆品（可用 75%酒精擦除），垂直于硅胶塞孔洞轻轻插入，避免用力粗暴插入，防止捏碎或折断毛细玻璃管擦伤手指。新口吸管硅胶塞孔洞可能过紧，需用毛细玻璃管反复拔插数次疏通。
- 3、呼出空气通过微型过滤器内的脱脂棉吸附口水，再通过 0.22um 滤器除菌。需经常拧开微型过滤器检查脱脂棉是否被打湿，及时更换脱脂棉。0.22um 滤器建议每月更换一次。
- 4、咬嘴可用 200ul 黄枪头或 1000ul 蓝枪头替代。使用枪头替代需注意，1：枪头如果是无 DNA、RNA，需咨询枪头厂家，该型号枪头是否用 DEPC 水浸泡过！防止含在口腔影响健康。2：枪头尖端过细，会影响气体吹吸，需要剪掉枪头前部尖端。
- 5、如遇到吹吸胚胎困难，按下述方法查找原因。①：各个连接部件是否漏气，是否拧紧？经常高压灭菌容易导致橡胶部件老化漏气，减少产品寿命。②：脱脂棉是否被打湿？需及时更换脱脂棉。③：0.22um 滤器是否通畅，可将 0.22um 过滤器取下，按气流方向吹一下判断。④：毛细玻璃管是否完全插入通过硅胶塞孔洞，硅胶塞孔洞是否阻塞，可反复拔插毛细玻璃管疏通硅胶塞孔洞。

地 址：江苏省南京市高新区东大路 2 号

手 机：17130388944（销售，微信同号）

办 公 室：025-66068668（9:00-18:00）

电子邮件：njabsw@163.com

QQ：3595143129（销售）、1497503894（技术支持）