




麦管封口机

V1.1 2025.11.13

型号: YHHC01

产品介绍

用于精子冷冻麦管的封口，操作简单快捷。

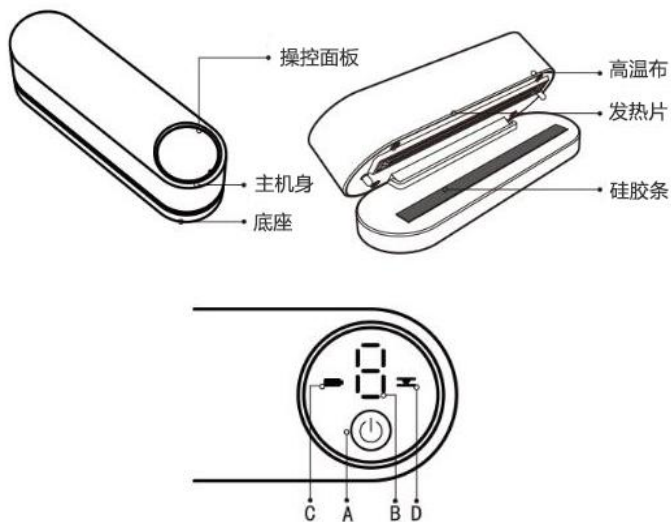

A 开关机按键：开关机（长按 2 秒）/ 档位切换（依次循环）

B 数字指示灯：1-9 档位指示灯

C 电量指示灯：绿灯 > 70%；黄灯 > 30%；红灯 < 30%

D 工作指示灯：封口发热时为红灯



功能操作

1. 长按开关键，绿色指示灯亮起为封口机通电，选择所需档位。
2. 将麦管一端放置到发热片与硅胶条之间，注意同一地方不可多次封口，否则容易烫穿管子。
3. 闭合按压封口机，红色指示灯亮起，表示自动启动封口程序，封口程序运行完毕，绿色指示灯亮起。

使用方法

1. 使用前的准备与充电

插上 USB 线进行充电，充电过程中的状态为红灯，绿灯亮起为充满电。注意：请使用标准 5V-2ADC 电源为本产品充电，使用其他类型电源可能对本产品造成永久损伤。

2. 开/关机

开机：长按开/关按键 2 秒开机。

关机：长按开/关按键 2 秒关机。

自动关机：开机后未进行任何操作 60 秒自动关机。

3. 档位选择与切换

开机后每短按一次开关键可以进行档位的切换

顺序为 ① » ② » ③ » ④ » ⑤ » ⑥ » ⑦ » ⑧ » ⑨ » 关。

基本参数

1. 额定电压：DC7.4V
2. 输入：5V-2A
3. 额定功率：60W
4. 电池容量：2000mAh*2P



注意事项

1. 高温布到一定寿命时需要更换，关闭电源，非通电状态下，封口机发热片冷却后，撕下已使用的高温布，再粘上新的高温布即可。
2. 不要在潮湿或高湿环境下使用本产品。
3. 本产品不使用时，请每隔 3 个月为本产品充一次电。
4. 产品通电工作期间，发热条表面温度很高，请小心使用。



微信扫码 咨询客服

☎ 025-66068668

✉ njabsw@163.com

📍 江苏南京浦口大余所路5号