



胚胎转移专用笔

V1.1 2025.10.30

型号：H0810

规格：1 支/袋

产品介绍

胚胎转移专用笔用于替代口吸管（型号：H0820），手持操作转移胚胎，可减少胚胎污染概率。

使用方法

1. 本产品仅适用于直径 1.5 mm 毛细玻璃管（型号：H0450）。
2. 将硅胶头装入胚胎转移专用笔前端，插入直径 1.5 mm 毛细玻璃管，采用下图 1 持笔姿势，用拇指轻轻按压硅胶头，吸入或吹出胚胎。
3. 本产品需反复练习才能熟练掌握。
4. 请定期检查硅胶头，如有破损请更换新的硅胶头。



图 1 持笔姿势



微信扫码 咨询客服

☎ 025-66068668

✉ njabsw@163.com

📍 江苏南京浦口大余所路5号